
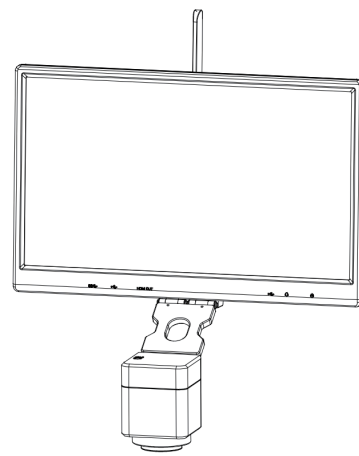


三目显微镜相机解决方案①

(智能一体机)使用手册

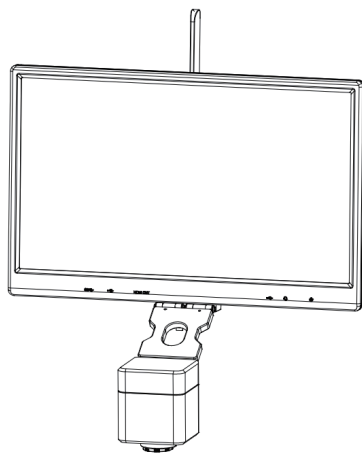

适用品牌	Olympus	Nikon	Leica	Zeiss
标准C接口型号	JX1200			
燕尾槽型号	MC1200-MZ	TE1200N	HD210-ML	JX1200-Z
类别	N/A			
物理像素	12.0MP			

Olympus	Nikon	Leica	Zeiss
CY20		YY20	
A0	N2	L0	Z0
20.0MP			

目录

第一章 注意事项和安全要求	- 1 -
1.1 安全警告及注意事项	- 1 -
第二章 装箱清单	- 2 -
第三章 各部件功能介绍	- 3 -
3.1 相机本体各部件名称及功能	- 3 -
第四章 产品安装	- 4 -
4.1 相机安装至三目显微镜	- 4 -
4.2 相机拆卸	- 4 -
4.3 调节同步的方法（仅适用于燕尾槽款）	- 4 -
第五章 连接方式	- 5 -
5.1 自动连接	- 5 -
5.2 HDMI连接方式	- 5 -
5.3 5G WiFi连接方式	- 5 -
5.4 局域网连接方式	- 7 -
第六章 视频机顶盒（选配件）功能介绍机连接方式	- 9 -
6.1 装箱清单	- 9 -
6.2 视频机顶盒的优势及连接方法	- 9 -
第七章 故障排除和常见问题解答	- 11 -
7.1 开机状态异常问题	- 11 -
7.2 图像问题	- 11 -
7.3 接口问题	- 11 -
第八章 免责声明	- 12 -

1.1 安全警告及注意事项

- (1) 请勿以手指直接触摸镜头部份, 以免发生危险或导致镜头损坏。
- (2) 请勿自行拆解产品或改造内部结构, 以避免造成故障或发生电击危险等事故。
- (3) 手潮湿时请勿插上或拔下USB电源或HDMI接头。
- (4) 切勿使用酒精等有机溶剂清洁。
- (5) 若镜头脏污、受潮, 最好使用干燥、不含麻质的布或者专业镜头纸进行擦拭, 请勿以手指触摸镜头, 以免表面造成刮痕。擦拭时请勿在镜头上施压。
- (6) 本产品不是专为户外使用而设计。在没有适当保护的情况下, 最好不要暴露在户外。温度、湿度过度都会对镜头产生伤害。请避免在以下环境中使用本产品: 高温及高湿度环境、日光直射或靠近热源、灰尘多的地方、台面震动的地方。
- (7) 请于下列环境下使用及储放:
 - 工作温度 0℃~40℃;
 - 储存温度 -10℃~60℃;
 - 工作湿度 30~60%RH;
 - 储存湿度 10~80%RH。
- (8) 若不慎使异物、水份或液体进入设备本体内, 请立即拔出USB电源线及网线或HDMI线。立即送至维修中心检修, 请勿擅自用吹风机吹干。
- (9) 请注意摆放好使用中或待机中的USB电源线及网线或HDMI线, 以防人员绊倒或造成设备本体摔落。
- (10) 为避免可能造成的电击意外, 搬动Windows电脑或笔记本电脑时请先将设备本体电源拔除。
- (11) 设备镜头干净与否, 将直接影响预览时屏幕上内容的清晰程度。遇到屏幕上出现各种圆圈或斑点时, 多半是镜头上的灰尘“惹”的祸。清洁时应该使用专业镜头纸或其他专业清洁剂来清除设备镜头上的灰尘。
- (12) 注册商标及版权信息: 本产品归广州奥舜创电子科技有限公司版权所有, 未经本公司书面授权, 任何组织和个人不得对本文的任何部分进行影印、自行印刷、或者翻译为另一种语言。

第二章 装箱清单

1、相机主体

(标准C接口或燕尾槽接口)



2、电源适配器及电源线

(可选中规、美规、欧规、澳规、英规、韩规等)



3、有线鼠标键盘



4、内六角匙 (3mm)

(仅限燕尾槽款)



5、纸质二维码、链接地址

Software、Manual Download
软件、说明书下载



Windows Download
PC软件下载

Windows download link:

PC软件下载链接:

<https://ostec.com.cn/downloads/>



For 5.0/8.0MP



For 12.0MP



KoPa WiFi Lab For Android/iOS Download
KoPa WiFi Lab 安卓/iOS 软件下载



软件说明书下载




Software Manual Download

6、视频机顶盒 (选配件)

产品型号: NA001



3.1 相机本体各部件名称及功能

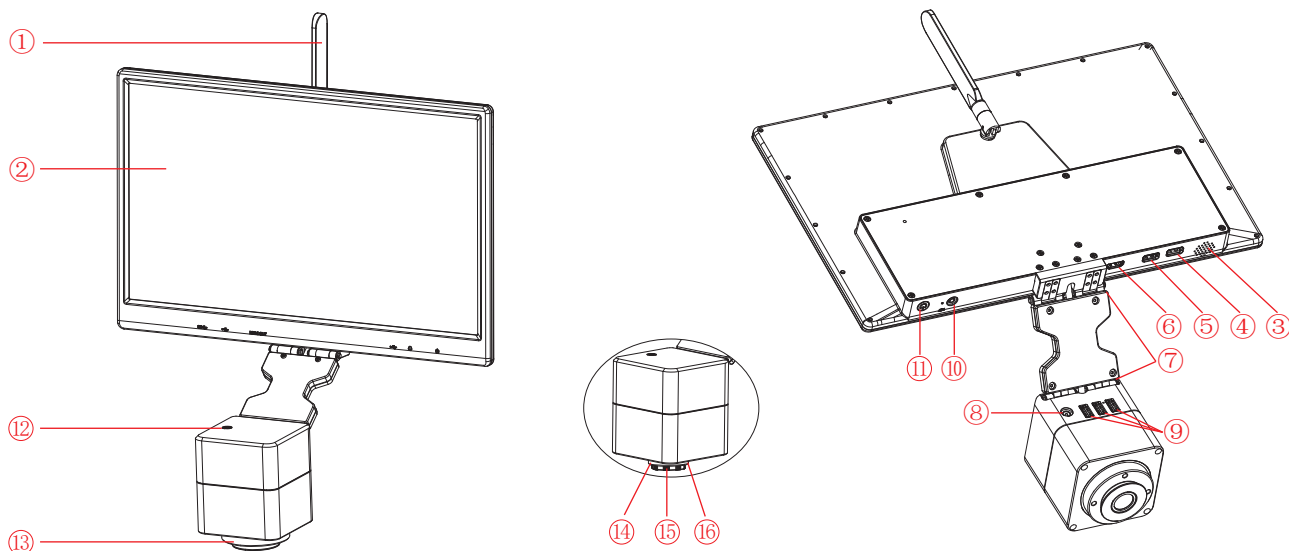

①	5G WiFi天线	增强5G WiFi信号传输，实现无线网络连接相机采集图像。
②	显示屏	IPS 1080P 15.6"高色域显示屏。
③	喇叭孔	音量通道孔。
④	USB 3.0接口	可接鼠标、键盘、U盘，方便软件的使用。
⑤	USB 2.0接口	可接鼠标、键盘、U盘，方便软件的使用。
⑥	HDMI输出接口	通过HDMI线，与带有HDMI接口的显示设备连接，实现视频、信号传输等。
⑦	转轴	满足显示器前后及上下翻转。
⑧	电源输入接口(DC 12V 5A)	与配件中的适配器连接，实现给相机供电。
⑨	USB 2.0接口	输出电压为5V，输出最大电流为2A，可连接鼠标键盘、U盘或为显微镜（仅限Olympus CX23及Nikon Ei）供电。
⑩	耳机和麦克风接口	与耳麦线连接，实现音频信号相互传输。
⑪	电源开关	开关机。开机：在关机状态下，长按4秒。关机：在开机状态下，长按4秒。
⑫	齐焦孔（仅限燕尾槽款）	内部采用丝杆调焦结构，用于调整相机的0.43X场镜，实现镜下与电子成像齐焦。
⑬	燕尾槽接口	与三目显微镜的燕尾槽端连接。
⑭	标准C接口	与具有C接口的三目显微镜连接。
⑮	防尘盖	使用前先拧出，防尘与保护芯片的作用。
⑯	紧固螺丝	拧紧，把相机固定在三目显微镜上。

4.1 相机安装至三目显微镜

(1) 取出显微镜燕尾槽（或标准C接口）的防尘盖如图1。

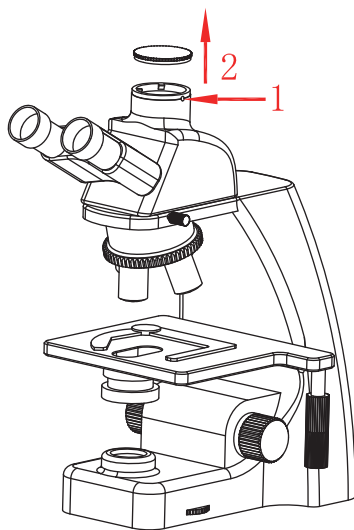


图1

(2) 把相机卡到显微镜的燕尾槽或旋入标准C接口上，方向如图2；拧紧显微镜燕尾槽上的紧固螺丝，把相机固定在显微镜上。

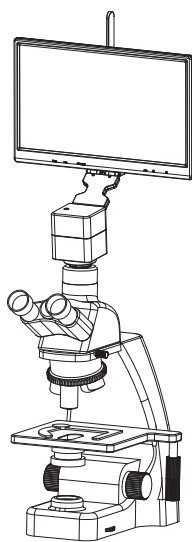


图2


4.2 相机拆卸

与安装顺序逆向。

4.3 调节同步的方法(仅适用于燕尾槽款)

- (1) 把标本放置在显微镜的载物台上，将目镜屈光度调节到最小值，使用10X物镜，建议聚焦在切片上的任一个黑点/或颜色最深的点，调节至目视最清晰；
- (2) 用配件的内六角匙按顺时针或逆时针方向调节焦距，直至软件图像清晰，即可实现镜下与电子成像同步清晰；
- (3) 使用10X物镜调节同步完成后，其他物镜基本免调并实现同步清晰。

第五章 连接方式

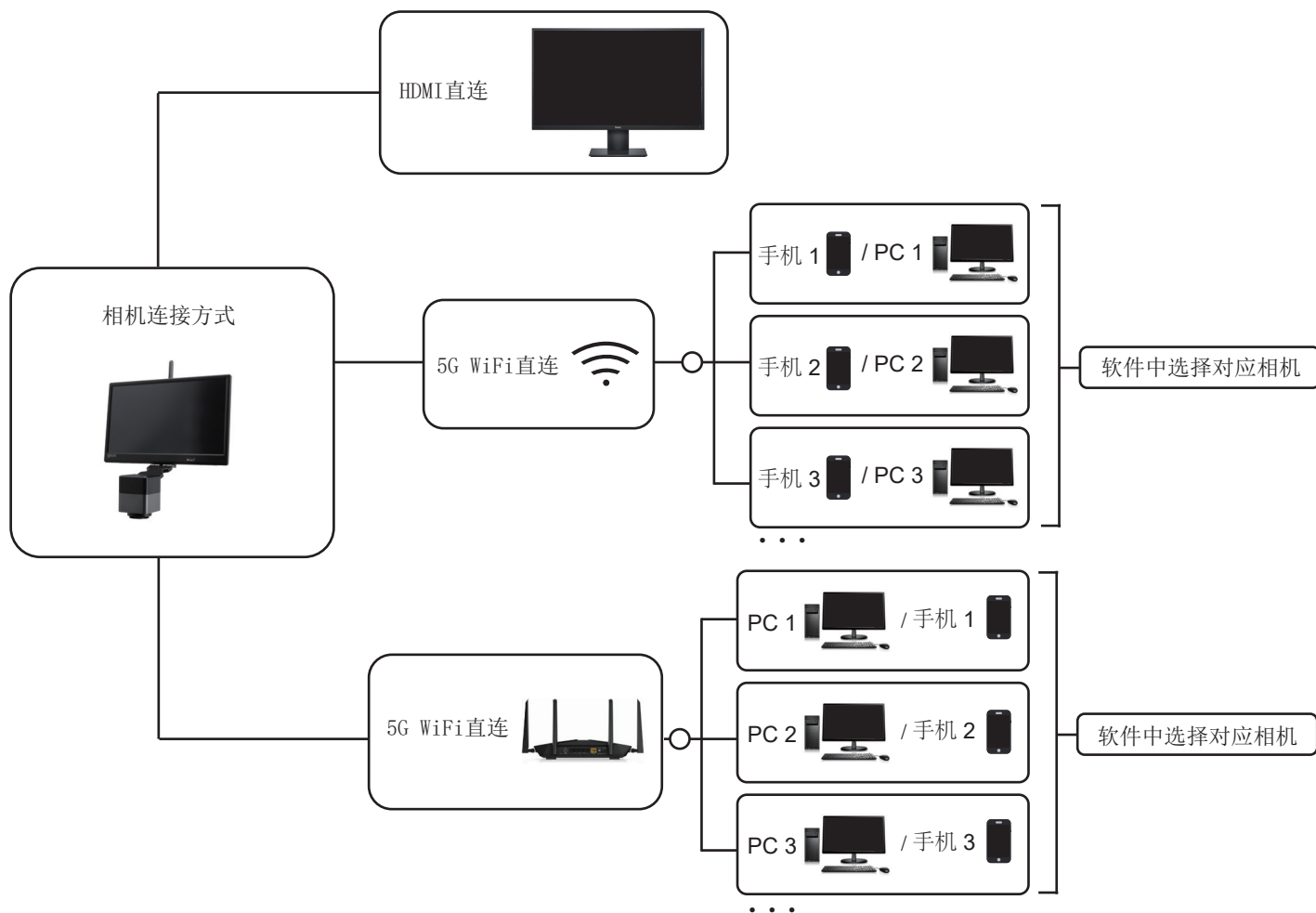

5.1 自动连接

相机自带15.6英寸显示屏，开机即自动连接，内置软件KoPa WiFi Lab A0，操作方法请参考（KoPa WiFi Lab A0 软件说明书）。

5.2 HDMI连接方式

(1) 支持外部显示器通过HDMI与相机连接，外部显示器只传输图像，无任何操作软件及菜单，如果需要调节图像参数则需要通过本地15.6英寸显示屏内置的软件KoPa WiFi Lab A0或Windows电脑软件KoPa Capture Pro，或移动版APP KoPa WiFi Lab 来进行控制。支持HDMI 与 5G WiFi同时输出。

(2) HDMI连接外部显示器时，应根据显示器的长宽比例，在Windows电脑软件KoPa Capture Pro设置里面选择合适的HDMI输出分辨率比例，否则外部显示器的图像显示会出现拉伸变形。

5.3 5G WiFi连接方式

(1) 台式电脑、手机、平板电脑、笔记本电脑通过 5G WiFi 与相机连接，支持多台台式电脑、手机、平板电脑、笔记本电脑实现同屏共览显微画面。

5.3.1 Windows电脑软件KoPa Capture Pro

下载地址：<https://cn.ostec.com.cn/downloads/>。

软件的具体操作方法请参考《KoPa Capture Pro软件使用说明书》。

Windows系统要求

Microsoft Windows 10（64位）及以上操作系统。

CPU：i5十代或以上。

硬盘：512GB或以上。

内存：16GB或以上。

显卡：核显。

网卡：10/100/1000M自适应。无线网卡支持5G WiFi IEEE802.11ac。

5.3.2 手机或平板电脑的连接方法

Android系统要求

Android系统7.0或以上。

CPU双核1.7GHz或以上。

内存RAM 3GB或以上。

存储ROM 32GB或以上。

支持无线协议5G WiFi IEEE802.11ac。

iOS系统要求

iOS系统11.0或以上。

CPU双核1.8GHz或以上。

内存RAM 2GB或以上。

存储ROM 32GB或以上。


支持无线协议5G WiFi IEEE802.11ac。


(1) 下载并安装APP：

- 1) 点击“KoPa WiFi Lab A0”软件左上角“”设置图标，左下角将出现双二维码。
- 2) 左边的二维码用于下载APP，微信扫码功能不支持下载APP，请使用手机或平板电脑的浏览器扫码，即可链接到官网。
- 3) 官网链接<https://cn.ostec.com.cn/downloads/>
- 4) 根据手机跟平板电脑的系统来选择 KoPa WiFi Lab for Android 或 KoPa WiFi Lab for iOS下载安装。
- 5) 可通过Google Play应用商店搜索并下载安装 KoPa WiFi Lab。
- 6) 可通过苹果APP Store搜索并下载安装 KoPa WiFi Lab。

(2) 扫码自动获取图像：


- 1) 运行APP KoPa WiFi Lab A0。
- 2) 单击右边的二维码，二维码画面放大。

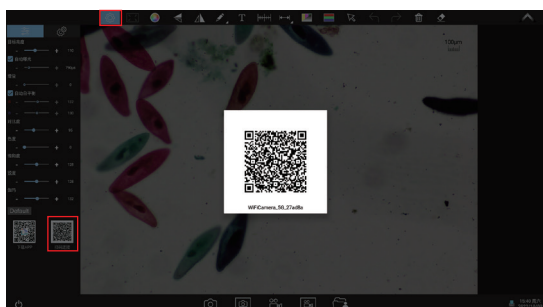


3) 点击导航页“”按钮，扫相机机身的数字二维码即可连接显微画面，无需输入密码，实现同屏共览。



(3) 手动连接方法：

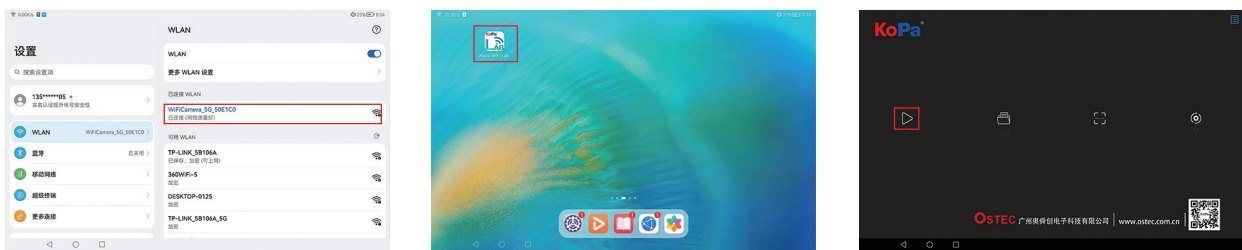


- 1) 在手机或平板电脑的WLAN内搜索到相机的WiFi SSID: WiFi5Camera_xxxxxx; 默认连接密码: 12345678。
- 2) 运行APP KoPa WiFi Lab, 进入App KoPa WiFi Lab 导航页, 点击“”按钮即可实现手动连接显微画面。



5.4 局域网连接方式

当相机连接局域网后，即可切换为网络相机。同一局域网内多台台式电脑、手机、平板电脑及笔记本电脑可实现同步实时预览。

5.4.1 将相机接入局域网的方法

- (1) 点击KoPa WiFi Lab A0界面左上角的“”设置图标；
- (2) 点击“”图标；
- (3) 点击左下方图标“”，打开WLAN（如图1、2）；
- (4) 选择本地局域网账号（如图3），输入密码后点“连接”按钮。

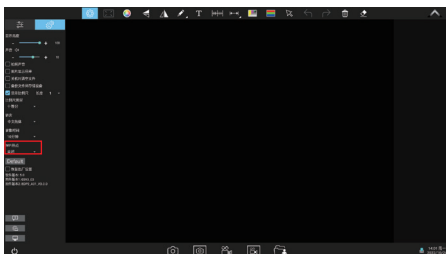


图1

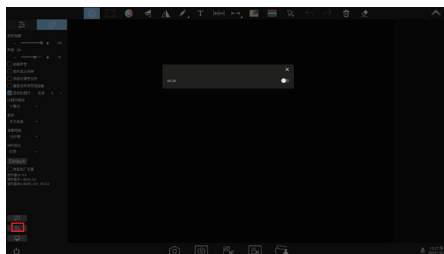


图2

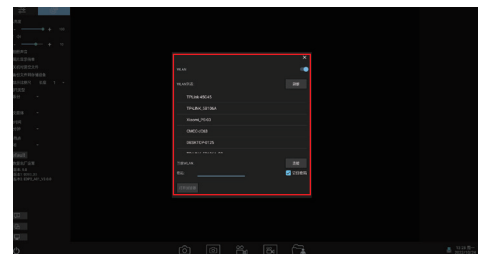



图3

注：

- 1) 本地局域网必须支持5G WiFi IEEE802.11ac协议，否则无法在列表内显示。
- 2) 若局域网开放互联网功能，则相机亦可接入互联网。

5.4.2 同一局域网内的Windows电脑通过局域网调取图像的方法

- (1) 将支持5G WiFi IEEE802.11ac协议的Windows电脑或笔记本电脑接入跟相机同一个的局域网；
- (2) 在Windows电脑或笔记本电脑上安装并运行软件KoPa Capture Pro。
- (3) 当局域网内只有一台网络相机的时候，软件可自动获取相机的实时动态视频。
- (4) 当同一局域网内有多台网络相机的时候，点击KoPa Capture Pro右上角图标“”（下图1），列表自动显示当前局域网内所有相机（下图2），根据需要选择相机，支持随时中途切换。

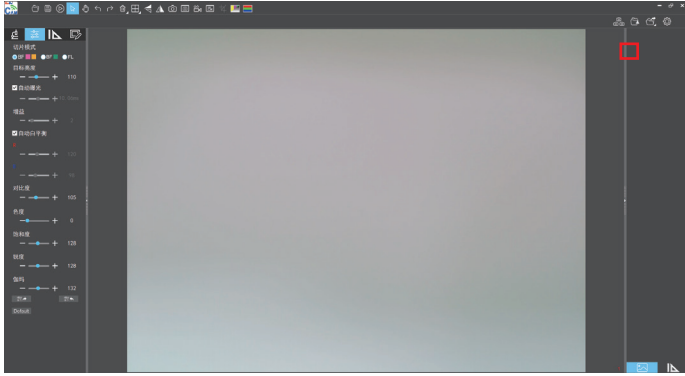


图1

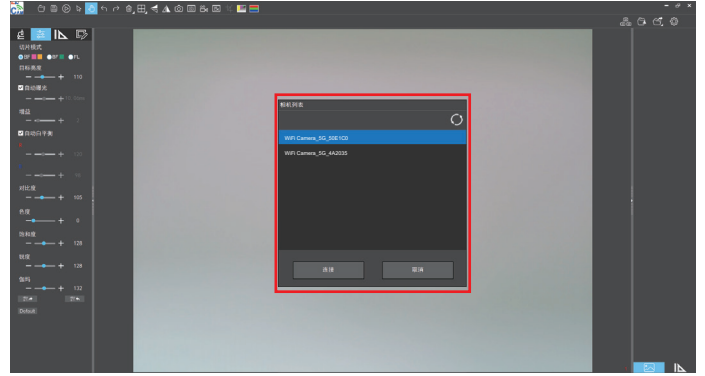




图2

注：

Windows电脑或笔记本电脑接入相机显微图像时，不影响电脑访问互联网的功能，若该局域网开放互联网功能，则Windows电脑或笔记本电脑亦可接入互联网。

5.4.3 同一局域网内的手机、平板电脑通过局域网调取图像的方法

- (1) 将支持5G WiFi IEEE802.11ac协议的的手机、平板电脑接入跟相机同一个的局域网。
- (2) 在手机、平板电脑上安装并运行App KoPa WiFi Lab ，进入导航页，点击“”按钮。
- (3) 当局域网内只有一台网络相机的时候，APP可自动获取相机的实时动态视频。
- (4) 当同一局域网内有多台网络相机的时候，点击导航页图标“”设置按钮（下图1），弹出菜单（下图2）。列表自动显示当前局域网内所有相机（下图3），根据需要选择相机，支持随时中途切换。

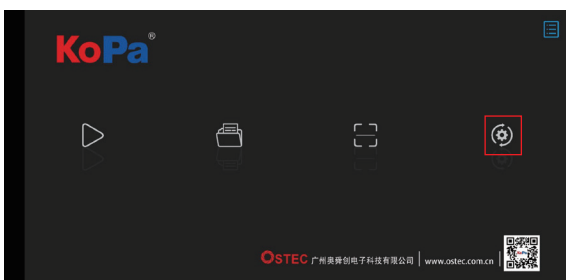


图1

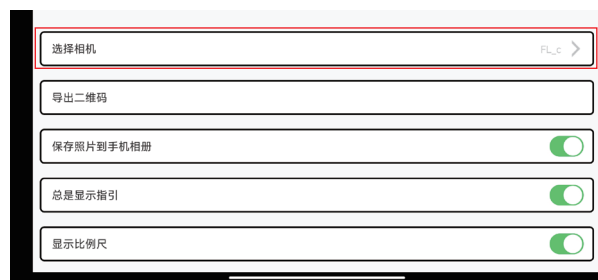


图2



图3

6.1 装箱清单

1、视频机顶盒（选配件）
产品型号：NA001



2、HDMI线（2m）



3、有线鼠标键盘



4、电源适配器及电源线
（可选中规、美规、欧规、澳规、韩规、英规等）




6.2 视频机顶盒的优势及连接方法

6.2.1 优势

- （1）适合病理研讨会、示范教学、研究所超大显示屏视频分享等场景。
- （2）支持KoPa全系列的智能一体机/智能相机/WiFi相机，出厂内置高性能APP—KoPa WiFi Lab，插入电源，开机即自动连接。
- （3）内置安卓操作系统，即便超大显示屏无操作系统，亦能无线连接KoPa全系列的智能一体机/智能相机/WiFi相机。

6.2.2 连接

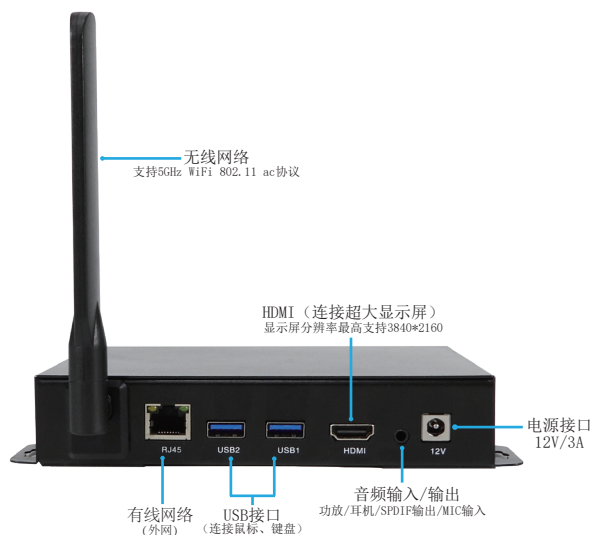

- (1) 用HDMI线连接视频机顶盒与超大显示屏，显示屏分辨率最高支持3840x2160。
- (2) 网线插入视频机顶盒的有线网络接口，让视频机顶盒具备互联网访问功能。
- (3) USB接口连接鼠标和键盘，方便超大显示屏上的APP（KoPa WiFi Lab）操作。
- (4) 同一局域网内多台网络相机的切换方法：

进入APP（KoPa WiFi Lab）导航页，点击右边图标“”设置（下图1），弹出菜单（下图2）。列表自动显示当前局域网内所有相机（下图3），根据需要选择相机随时切换。



图1

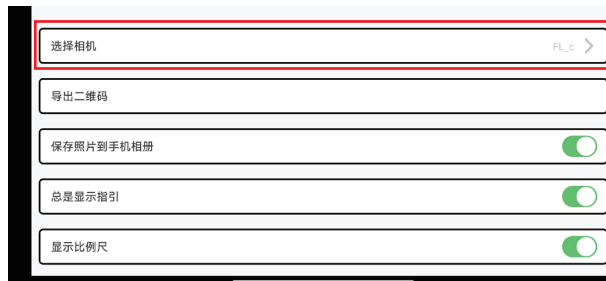


图2



图3

7.1 开机状态异常问题

7.1.1 无法开机(电源灯不亮)

- (1) 确保电源线两端分别插入电源插座和一体机的电源插口；
- (2) 确保已经长按开机键4秒以上进行开机，若电源灯仍不亮，一体机仍无法开机，请与客户服务代表联系。

7.1.2 无法开机(电源灯亮)


- (1) 长按电源键4秒进行关机，然后再长按电源键4秒开机；
- (2) 若仍无法开机，请与客户服务代表联系。

7.1.3 软件发生异常/一直保持开机动画状态

- (1) 长按电源键4秒进行关机，然后再长按电源键4秒开机；
- (2) 重启一体机后故障不能排除，请与客户服务代表联系。

7.2 图像问题

7.2.1 图像采集失效

- (1) 相机像素在3840*2160及以下的相机：
 - 1) 确保显微镜已经打开灯，目镜能看到图像；
 - 2) 确保右下角相机图标显示相机在线，若相机图标显示为红色“X”，说明相机已经离线，需先关闭一体机，（部分机型还需将一体机屏幕与相机之间连接的网线进行重新插拔，且确保一体机在一体机在关机状态下进行网线插拔）；
 - 3) 重新（插拔）再开机后，相机依然离线，请与客户服务代表联系。
- (2) 相机像素在3840*2160以上的相机：
 - 1) 确保显微镜已经打开灯，目镜能看到图像；
 - 2) 长按电源键4秒进行关机，然后再长按电源键4秒开机；
 - 3) 重启一体机后故障不能排除，请与客户服务代表联系。

7.2.2 屏幕出现光斑、闪屏等显示不正常问题

请与客户服务代表联系。

7.3 接口问题

7.3.1 USB插口无法使用

- (1) 确保配套的鼠标键盘都能正常使用；
- (2) 确认更换鼠标键盘后，USB插口依然无法使用，请与客户服务代表联系。

7.3.2 接HDMI显示器不显示

- (1) 确保HDMI线能正常使用；
- (2) 确保HDMI显示器能支持1920*1080 @60Hz使用；
- (3) 若故障不能排除，请与客户服务代表联系。

7.3.3 耳机孔没有声音

- (1) 确保当前使用的耳机能正常使用；
- (2) 确认更换耳机后，耳机插口依然无法使用，请与客户服务代表联系。

客服代表邮箱sales@ostec.com.cn

第八章 免责声明

(1) 为保护用户的合法权益，请您在使用本产品前务必仔细阅读我们随附本产品提供的说明书、免责声明和安全须知。本公司保留对上述文档进行更新的权利。请您务必按照说明书和安全须知操作本产品。

(2) 一旦开始使用本产品，即视为您已阅读、理解、认可和接受本产品的说明书、免责声明和安全须知的全部条款和内容。使用者承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。使用者承诺仅出于正当目的使用本产品，并且同意本条款及本公司可能制定的任何相关政策或者准则。

(3) 在使用本产品的过程中，请您务必严格遵守并执行包括但不限于说明书和安全须知里的要求。对于违反安全须知所提示的使用行为或不可抗因素导致的一切人身伤害、事故、财产损失、法律纠纷，及其他一切造成利益冲突的不利事件，均由用户自己承担相关责任和损失，本公司将不承担任何责任。

(4) 安全须知：

- 1) 请务必不要用湿手插拔产品设备电源插头。
- 2) 请务必使用正规品牌三孔电源插座，并且确保地线接地良好，防止触电危险。
- 3) 请务必定期对插座、插头等做安全检查，避免因老化、短路而引起的电气安全隐患。
- 4) 请务必不要在潮湿和靠近热环境下使用，确保产品的使用安全。
- 5) 使用前请务必将捆绑的电源线松开，避免电线产生电磁感应而发热，增加散热速度。
- 6) 请务必不要将产品设备或插座等放置高处或容易跌落的地方使用，以免造成损坏。
- 7) 在开启插座电源前，请务必先关闭产品设备负载电源开关。
- 8) 产品改良、技术升级，技术参数修改恕不另行通知。

广州奥舜创电子科技有限公司
<http://www.ostec.com.cn>