


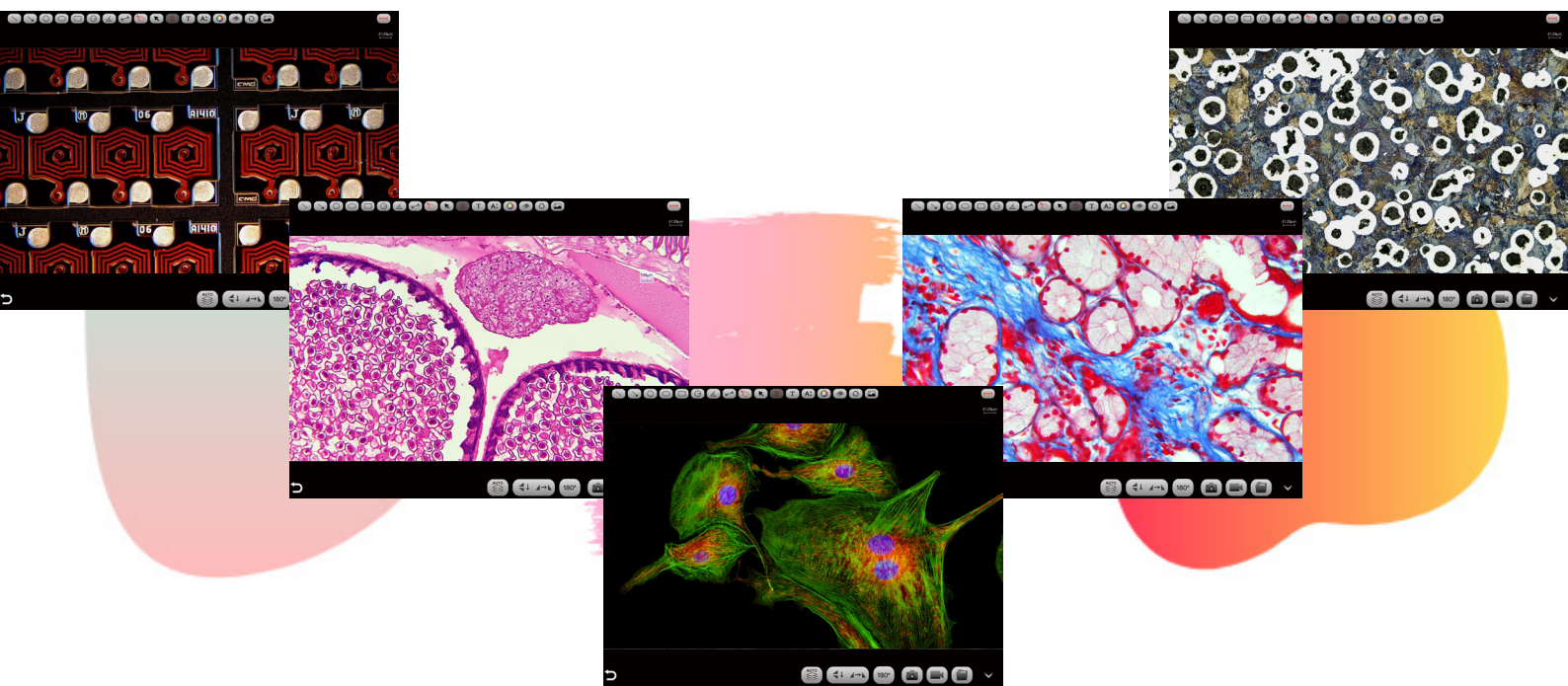


KoPa WiFi Lab

APP介绍

本APP支持iOS系统、安卓、和鸿蒙OS（4.0及以下版本，不支持鸿蒙NEXT）， 智能手机或平板电脑通过扫描二维码可直接进入显微画面,无需手动输入密码。


主界面

- A 预览：图像预览窗口
- B 文件：查看相片/视频
- C 扫描：扫描相机的序列号二维码以获取图像
- D 设置：APP设置
- E 操作指引：调取/隐藏

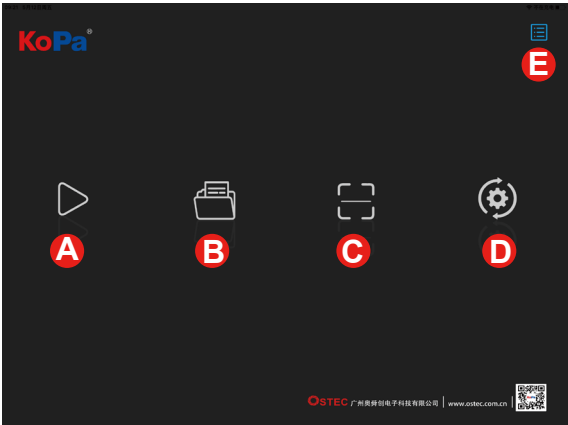

多功能与易操作并存

- 图像属性调节
- 实用测量、批注
- 景深融合
- 文件管理

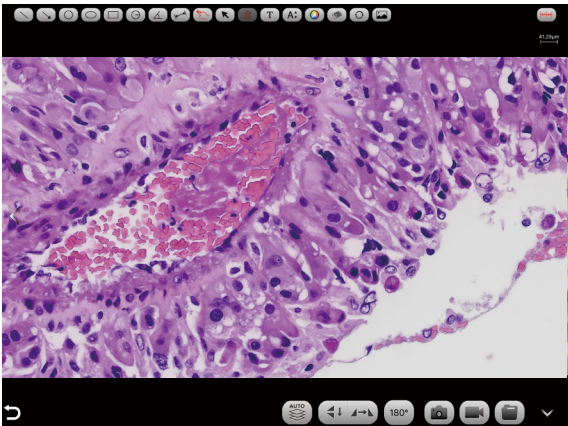

图像属性调节

具有图像属性记忆功能，重启软件后会恢复至软件关闭之前的图像属性值。
支持调目标亮度，曝光，增益，白平衡，图像 RB 参数，对比度，色度，饱和度，锐度，伽玛，恢复默认参数（Default）等设置。

- 快捷操作：
- 一键恢复全部默认设置
 - 自定义保存图像参数配置



实用测量、批注

测量工具

圆形、矩形、角度、直线测量，满足基本需求。

标定

关机保存标定数据。


批注

对实时图像进行批注、编辑。




景深融合

景深融合功能突破高倍率物镜下景深不足的限制，在调整焦距时可以获得更大的景深，从而获得比实时单帧图像更清晰的图像。

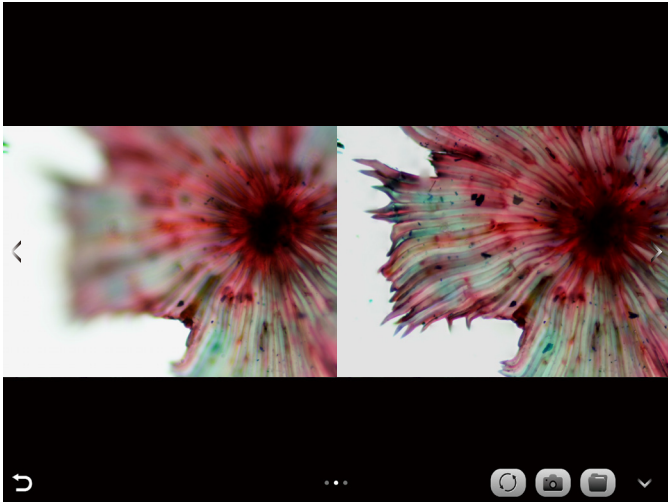

文件管理

可随时浏览图片及视频，可修改文件名、支持导出到本地相册、分享到社交网络、一键删除，支持按文件名搜索。

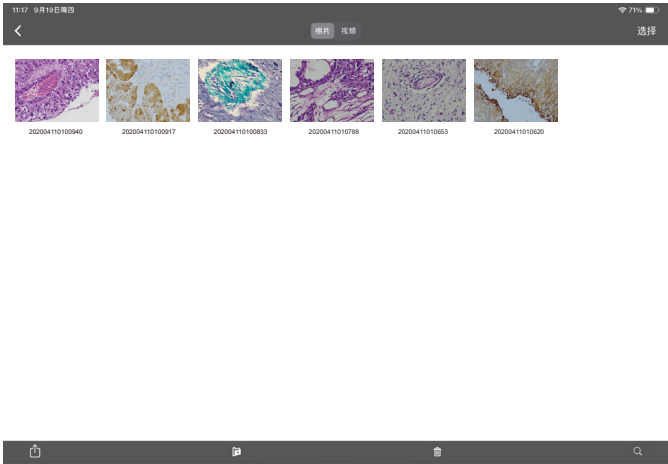

KoPa® 广州奥舜创电子科技有限公司

地址：广东省广州市番禺区大龙街傍江东村江城西巷8号之二 | <https://cn.ostec.com.cn/> |



高新技术企业证书编号：GR202344009665



ISO9001证书编号：00223Q26818R3S

本宣传页发行时的内容已经过本公司的评审，因技术进步，如有变更，另行通知。

本宣传页所记载的 **OLYMPUS** **Nikon** **Leica** **ZEISS**     **W** **O** **du** 等其他公司名称、产品名称、商标为其公司所有。