

CKX53成像解决方案 使用手册



方案①

WiFi相机 (明场)
带0.43X管镜



方案②

智能一体机 (明场)
带0.43X管镜



目录

第一章 注意事项和安全要求	- 1 -
1.1 安全警告及注意事项	- 1 -
第二章 装箱清单	- 2 -
第三章 各部件功能介绍	- 3 -
3.1 相机各部件名称及功能	- 3 -
3.2 显示屏各部件名称及功能	- 4 -
第四章 产品安装	- 5 -
4.1 安装至倒置显微镜	- 5 -
4.2 拆卸	- 6 -
4.3 调节同步的方法	- 6 -
第五章 连接方式	- 7 -
5.1 HDMI连接方式	- 7 -
5.2 网线连接	- 8 -
5.3 5G WiFi连接方式	- 8-9 -
5.4 USB连接	- 8-9 -
第六章 故障排除和常见问题解答	- 10 -
6.1 USB图像采集问题	- 10 -
6.2 WiFi图像采集问题	- 10 -
6.3 接口问题	- 10 -
第七章 免责声明	- 11 -

1.1 安全警告及注意事项

- (1) 请勿以手指直接触摸镜头部份,以免发生危险或导致镜头损坏。
- (2) 请勿自行拆解产品或改造内部结构, 以避免造成故障或发生电击危险等事故。
- (3) 手潮湿时请勿插上或拔下USB电源或HDMI接头。
- (4) 切勿使用酒精等有机溶剂清洁。
- (5) 若镜头脏污、受潮, 最好使用干燥、不含麻质的布或者专业镜头纸进行擦拭, 请勿以手指触摸镜头, 以免表面造成刮痕。擦拭时请勿在镜头上施压。
- (6) 本产品不是专为户外使用而设计。在没有适当保护的情况下, 最好不要暴露在户外。温度、湿度过度都会对镜头产生伤害。请避免在以下环境中使用本产品: 高温及高湿度环境、日光直射或靠近热源、灰尘多的地方、台面震动的地方。
- (7) 请于下列环境下使用及储放:
 - 工作温度 0°C ~ 40°C;
 - 储存温度 -10°C ~ 60°C;
 - 工作湿度 30 ~ 60%RH;
 - 储存湿度 10 ~ 80%RH。
- (8) 若不慎使异物、水份或液体进入设备本体内, 请立即拔出USB电源线及网线或HDMI线。立即送至维修中心检修, 请勿擅自用吹风机吹干。
- (9) 请注意摆放好使用中或待机中的USB电源线及网线或HDMI线, 以防人员绊倒或造成设备本体摔落。
- (10) 为避免可能造成的电击意外, 搬动Windows电脑或笔记本电脑时请先将设备本体电源拔除。
- (11) 设备镜头干净与否, 将直接影响预览时屏幕上内容的清晰程度。遇到屏幕上出现各种圆圈或斑点时, 多半是镜头上的灰尘“惹”的祸。清洁时应该使用专业镜头纸或其他专业清洁剂来清除设备镜头上的灰尘。
- (12) 注册商标及版权信息: 本产品归广州奥舜创电子科技有限公司版权所有, 未经本公司书面授权, 任何组织和个人不得对本文的任何部分进行影印、自行印刷、或者翻译为另一种语言。

第二章 装箱清单

1、相机主体 (带0.43X管镜)



2、15.6英寸显示器, 内含定制RK3399操作系统 (仅限方案②)



3、电源适配器及电源线 (仅限方案②) (可选中规、美规、欧规、澳规、英规、韩规等)



4、有线鼠标键盘 (仅限方案②)



5、千兆网线 (仅限方案②)



6、内六角匙



7、纸质二维码、链接地址

Software、Manual Download
软件、说明书下载



Windows Download
PC软件下载

Windows download link:
PC软件下载链接:

<https://ostec.com.cn/downloads/>



For 5.0/8.0MP



For 12.0MP



KoPa WiFi Lab For Android/iOS Download
KoPa WiFi Lab 安卓/iOS 软件下载




软件说明书下载




Software Manual Download

3.1 相机各部件名称及功能

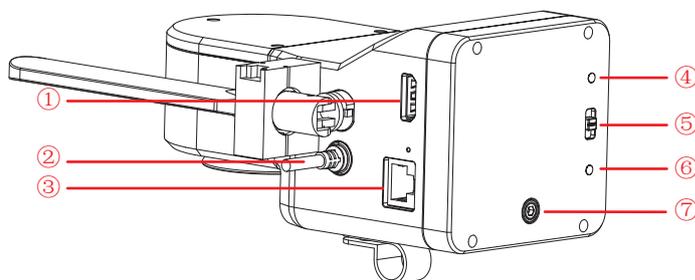

①	HDMI输出接口	通过HDMI线，连接显示设备
②	USB输出/供电	方案①：USB档时：与电脑连接，数据传输，电脑端可通过软件采集图像；WiFi档时：与适配器连接，给相机供电，无线设备可通过连接相机WiFi以采集图像； 方案②：给相机供电
③	WAN网络接口	方案①：WiFi档时：可连接路由器，接入局域网，使局域网内的Windows电脑、智能手机、平板电脑能共享显微画面；也可以直接连接互联网。 方案②：连接显示屏。
④	PWR电源指示灯	方案①：OFF档时，指示灯为红色。USB档和WiFi档时，指示灯为绿色。 方案②：指示灯为绿色。
⑤	USB/OFF/WiFi工作模式切换 (仅限方案①)	USB：当USB线与电脑连接时，可通过电脑软件采集图像。 OFF：关闭电源，此时相机停止工作。 WiFi：无线设备连接WiFi以采集图像。
⑥	丝杆调焦	用于调整相机的0.43X场镜，镜下与电子成像齐焦

3.2 显示屏各部件名称及功能

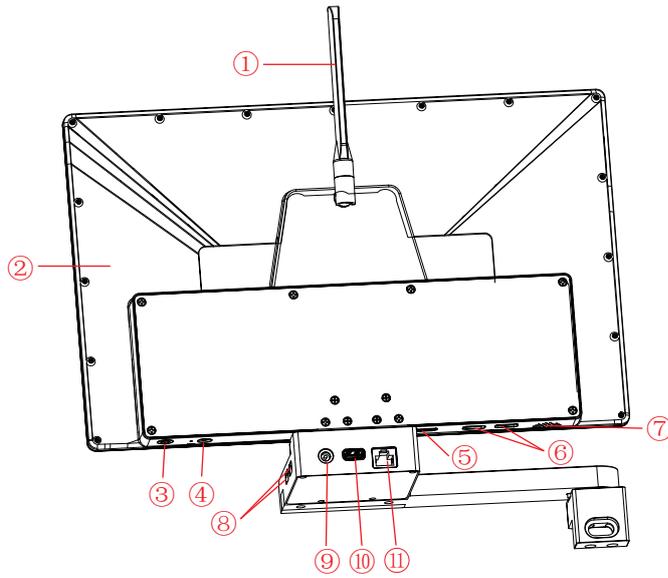

①	5G WiFi天线	5G WiFi信号传输
②	显示屏	IPS 1080P 15.6"高色域显示屏
③	电源开关	开关机: 长按2秒
④	耳机和麦克风接口	与耳麦线连接, 音频信号相互传输
⑤	HDMI输出接口	通过HDMI线, 连接显示设备, 视频、信号传输等
⑥	USB 接口	可接鼠标、键盘、U盘
⑦	喇叭孔	音量通道孔
⑧	USB 接口	可接鼠标、键盘、U盘
⑨	电源输入接口(DC 12V 3A)	给显示屏供电
⑩	USB 接口	可接鼠标、键盘、U盘
⑪	网口	连接相机, 信号传输

4.1 安装至显微镜

(1) 相机安装:

- 1) 拧松显微镜观察筒的螺丝, 取出盖板, 如图1所示;
- 2) 将相机放置在显微镜上, 锁紧螺丝, 如图2所示;

(2) 15.6英寸显示屏安装方法:

- 1) 将连接块固定在显示屏, 用内六角拧紧4颗螺丝;
- 2) 显示屏固定在显微镜侧面, 用内六角拧紧2颗螺丝, 如图3;

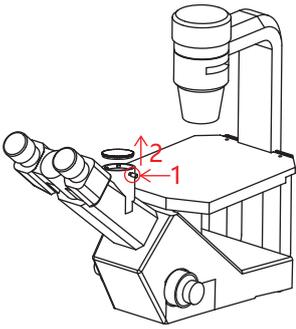


图1

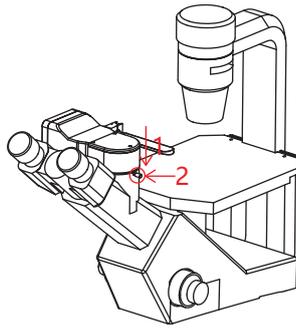


图2

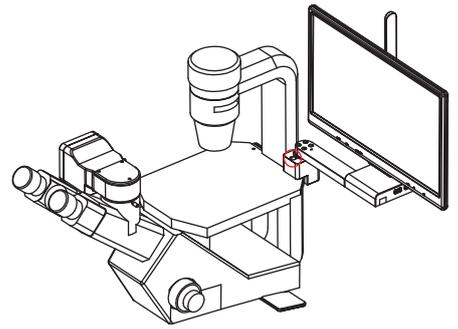



图3

4.2 相机拆卸

与安装顺序逆向。

4.3 调节同步的方法

- (1) 把标本放置在显微镜的载物台上, 将目镜屈光度调节到最小值, 使用10X物镜, 建议聚焦在切片上的任一个黑点/或颜色最深的点, 调节至目视最清晰;
- (2) 用配件的内六角匙按顺时针或逆时针方向调节焦距, 直至软件图像清晰, 即可实现镜下与电子成像同步清晰;
- (3) 使用10X物镜调节同步完成后, 其他物镜基本免调并实现同步清晰。

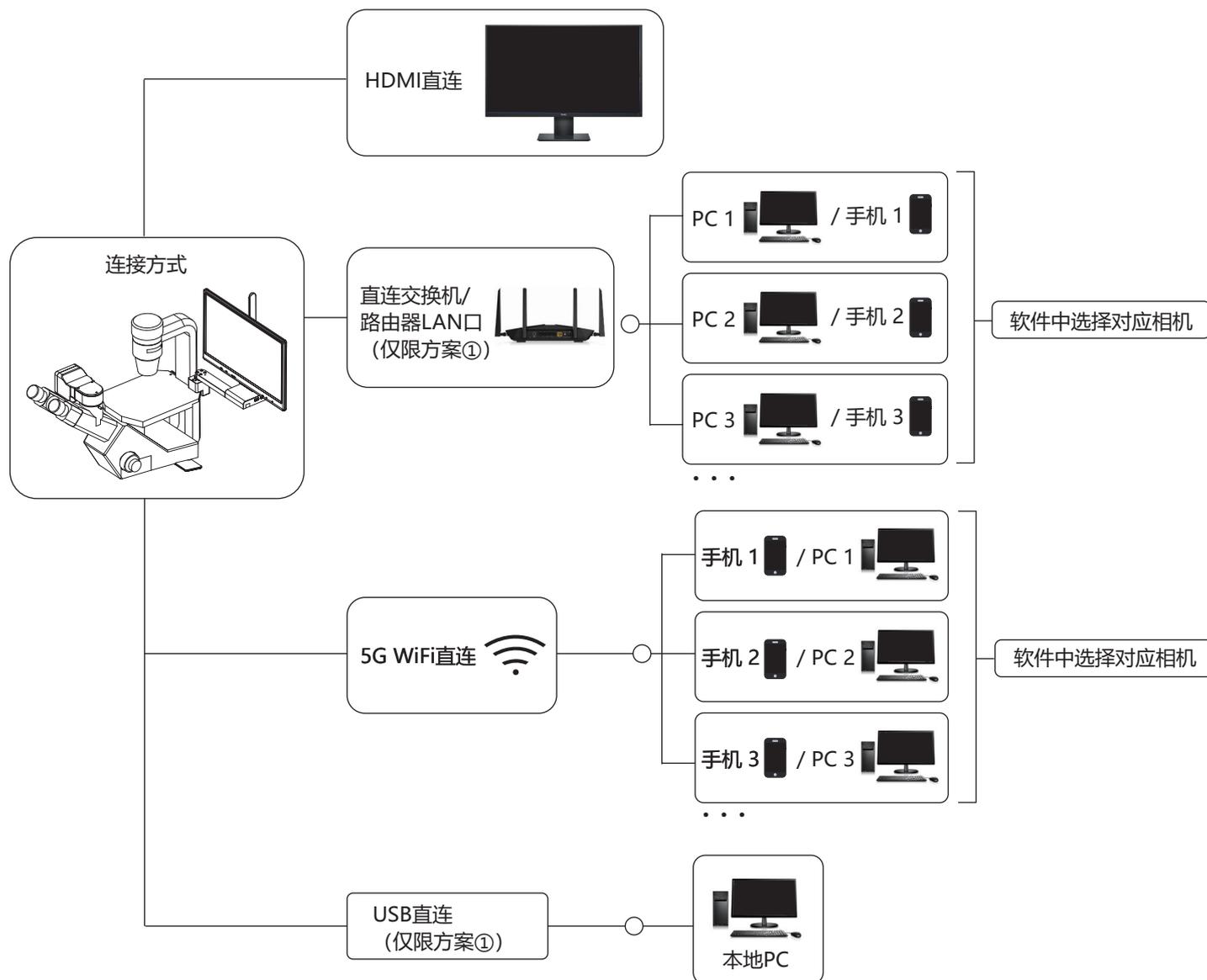

5.1 HDMI连接方式

方案①：支持显示器通过HDMI与相机连接，显示器只传输图像，无任何操作软件及菜单，如果需要调节图像参数则需要通过Windows电脑软件KoPa Capture Pro ,或移动版APP KoPa WiFi Lab 来进行控制。HDMI 与 5G WiFi同时输出。HDMI 连接显示器时，应根据显示器的长宽比例，在Windows电脑软件KoPa Capture Pro设置里面选择合适的HDMI输出分辨率比例，否则显示器的图像显示会出现拉伸变形。

方案②：支持显示器通过HDMI与显示屏连接，显示器与本地15.6英寸显示屏一样，带内置的软件KoPa WiFi Lab AO。

5.2 网线连接

方案①：相机通电后，切换到WiFi档；将网线的一端插入相机WAN接口，另一端插入本地局域网路由器的LAN接口。

注：

- 1) 本地局域网必须支持5G WiFi IEEE802.11ac协议，否则无法在列表内显示；
- 2) 若局域网开放互联网功能，则相机亦可接入互联网。

方案②：用网线连接相机与15.6英寸显示屏，内置软件KoPa WiFi Lab AO，操作方法请参考（KoPa WiFi Lab AO软件说明书）。

5.3 5G WiFi连接方式

(1) 台式电脑、手机、平板电脑、笔记本电脑通过 5G WiFi 与相机连接，支持多台台式电脑、手机、平板电脑、笔记本电脑实现同屏共览显微画面。

5.3.1 Windows电脑软件KoPa Capture Pro

下载地址：<https://cn.ostec.com.cn/downloads/>。

软件的具体操作方法请参考《KoPa Capture Pro软件使用说明书》。

Windows系统要求

Microsoft Windows 10 (64位) 及以上操作系统。

CPU: i5十代或以上。

硬盘: 512GB或以上。

内存: 16GB或以上。

显卡: 核显。

网卡: 10/100/1000M自适应。无线网卡支持5G WiFi IEEE802.11ac。

5.3.2 手机或平板电脑的连接方法

Android系统要求

Android系统7.0或以上。

CPU双核1.7Ghz或以上。

内存RAM 3GB或以上。

存储ROM 32GB或以上。

支持无线协议5G WiFi IEEE802.11ac。

iOS系统要求

iOS系统11.0或以上。

CPU双核1.8Ghz或以上。

内存RAM 2GB或以上。

存储ROM 32GB或以上。

支持无线协议5G WiFi IEEE802.11ac。

(1) 下载并安装APP：

1) 点击“KoPa WiFi Lab AO”软件左上角“”设置图标，左下角将出现双二维码。

2) 左边的二维码用于下载APP，微信扫码功能不支持下载APP，请使用手机或平板电脑的浏览器扫码，即可链接到官网。

3) 官网链接<https://cn.ostec.com.cn/downloads/>

4) 根据手机跟平板电脑的系统来选择 KoPa WiFi Lab for Android 或 KoPa WiFi Lab for iOS下载安装。


5) 可通过Google Play应用商店搜索并下载安装 KoPa WiFi Lab。

6) 可通过苹果APP Store搜索并下载安装 KoPa WiFi Lab。


(2) 扫码自动获取图像：

1) 运行APP KoPa WiFi Lab AO。

2) 单击右边的二维码，二维码画面放大。

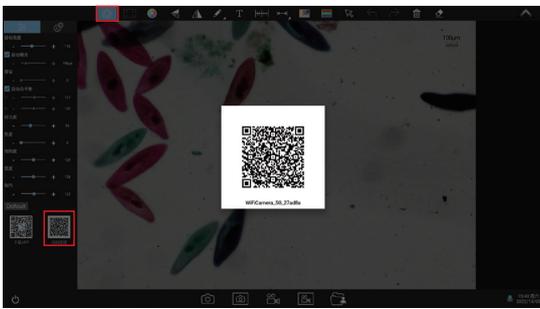

3) 点击导航页 “” 按钮，扫相机机身的数字二维码即可连接显微画面，无需输入密码，实现同屏共览。

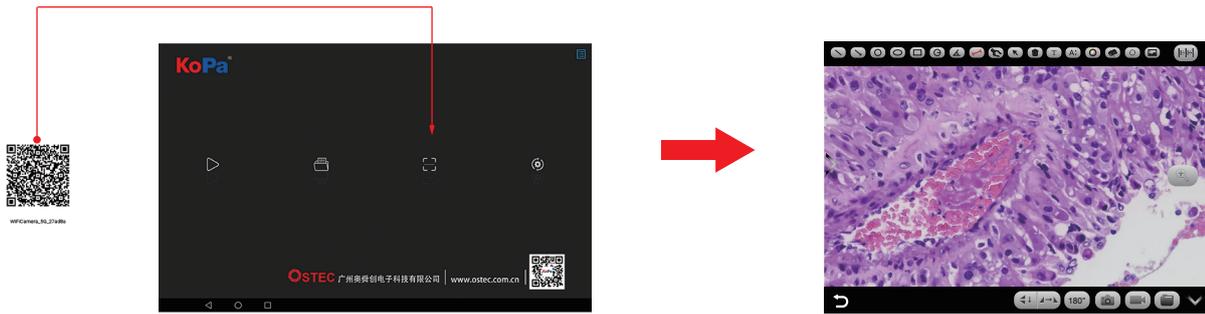

(3) 手动连接方法:

- 1) 在手机或平板电脑的WLAN内搜索到相机的WiFi SSID: WiFi5_xxxxxx; 默认连接密码: 12345678。
- 2) 运行APP KoPa WiFi Lab, 进入App KoPa WiFi Lab 导航页, 点击 “” 按钮即可实现手动连接显微画面。



5.4 USB连接方式 (仅限方案①)

方案①:

- (1) 相机USB线接到Windows电脑的USB接口上;
- (2) 拨动相机开关拨到USB档;
- (3) 安装并运行KoPa Capture Pro 软件。
 - 1) Windows电脑软件KoPa Capture Pro下载地址: <https://cn.ostec.com.cn/downloads/>。
 - 2) 软件的具体操作方法请参考《KoPa Capture Pro软件使用说明书》。

6.1 开机状态异常问题

6.1.1 无法开机（电源灯不亮）

- (1) 确保电源线两端分别插入电源插座和一体机的电源插口；
- (2) 确保已经长按开机键4秒以上进行开机，若电源灯仍不亮，一体机仍无法开机，请与客户服务代表联系。

6.1.2 无法开机（电源灯亮）

- (1) 长按电源键4秒进行关机，然后再长按电源键4秒开机；
- (2) 若仍无法开机，请与客户服务代表联系。

6.1.3 软件发生异常/一直保持开机动画状态

- (1) 长按电源键4秒进行关机，然后再长按电源键4秒开机；
- (2) 重启一体机后故障不能排除，请与客户服务代表联系。

6.2 图像问题

6.2.1 图像采集失效

- (1) 相机像素在3840*2160及以下的相机：
 - 1) 确保显微镜已经打开灯，目镜能看到图像；
 - 2) 确保右下角相机图标显示相机在线，若相机图标显示为红色“X”，说明相机已经离线，需先关闭一体机，（部分机型还需将一体机屏幕与相机之间连接的网线进行重新插拔，且确保一体机在关机状态下进行网线插拔）；
 - 3) 重新（插拔）再开机后，相机依然离线，请与客户服务代表联系。
- (2) 相机像素在3840*2160以上的相机：
 - 1) 确保显微镜已经打开灯，目镜能看到图像；
 - 2) 长按电源键进行关机，然后再长按电源键开机；
 - 3) 重启一体机后故障不能排除，请与客户服务代表联系。

6.2.2 屏幕出现光斑、闪屏等显示不正常问题

请与客户服务代表联系。

6.3 接口问题

6.3.1 USB插口无法使用

- (1) 确保配套的鼠标键盘都能正常使用；
- (2) 确认更换鼠标键盘后，USB插口依然无法使用，请与客户服务代表联系。

6.3.2 接HDMI显示器不显示

- (1) 确保HDMI线能正常使用；
- (2) 确保HDMI显示器能支持1920*1080 @60Hz使用；
- (3) 若故障不能排除，请与客户服务代表联系。

6.3.3 耳机孔没有声音

- (1) 确保当前使用的耳机能正常使用；
- (2) 确认更换耳机后，耳机插口依然无法使用，请与客户服务代表联系。

客服代表邮箱sales@ostec.com.cn

第七章 免责声明

(1) 为保护用户的合法权益，请您在使用本产品前务必仔细阅读我们随附本产品提供的说明书、免责声明和安全须知。本公司保留对上述文档进行更新的权利。请您务必按照说明书和安全须知操作本产品。

(2) 一旦开始使用本产品，即视为您已阅读、理解、认可和接受本产品的说明书、免责声明和安全须知的全部条款和内容。使用者承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。使用者承诺仅出于正当目的使用本产品，并且同意本条款及本公司可能制定的任何相关政策或者准则。

(3) 在使用本产品的过程中，请您务必严格遵守并执行包括但不限于说明书和安全须知里的要求。对于违反安全须知所提示的使用行为或不可抗因素导致的一切人身伤害、事故、财产损失、法律纠纷，及其他一切造成利益冲突的不利事件，均由用户自己承担相关责任和损失，本公司将不承担任何责任。

(4) 安全须知：

- 1) 请务必不要用湿手插拔产品设备电源插头。
- 2) 请务必使用正规品牌三孔电源插座，并确保地线接地良好，防止触电危险。
- 3) 请务必定期对插座、插头等做安全检查，避免因老化、短路而引起的电气安全隐患。
- 4) 请务必不要在潮湿和靠近热环境下使用，确保产品的使用安全。
- 5) 使用前请务必将捆绑的电源线松开，避免电线产生电磁感应而发热，增加散热速度。
- 6) 请务必不要将产品设备或插座等放置高处或容易跌落的地方使用，以免造成损坏。
- 7) 在开启插座电源前，请务必先关闭产品设备负载电源开关。
- 8) 产品改良、技术升级，技术参数修改恕不另行通知。

广州奥舜创电子科技有限公司
<http://www.ostec.com.cn>